

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 03.3	Tgl : 30-07-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Timbangan OHAUS ADVENTURER AR 2140	

A. Menyalakan Timbangan

1. Kabel listrik timbangan disambungkan ke sumber listrik.
2. *Waterpass* pada timbangan dipastikan pada posisi yang benar (Posisi *Waterpass* : ●).
3. Tombol **On** ditekan untuk menyalakan timbangan.
4. Ditunggu beberapa saat hingga timbangan stabil, layar pada timbangan menampilkan angka 0,0000 g.

B. Menimbang Sampel

1. Timbangan dipastikan telah diuji kinerja harian (LU/UP-IKM 04).
2. Angka yang ditampilkan timbangan adalah 0,0000 g, jika belum maka dapat ditekan tombol **Tare**.
3. Setiap menimbang ditunggu hingga angka yang ditampilkan pada layar timbangan stabil.
4. Hasil timbangan dicatat pada formulir penimbangan.

C. Mematikan Timbangan

1. Tombol **Off** ditekan lama hingga angka pada layar timbangan hilang.
2. Bagian dalam dan sekitar area timbangan dibersihkan dengan alkohol.
3. Timbangan dan peralatan yang digunakan dirapikan.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

