

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 03.5	Tgl : 30-07-2021
		Prosedur Pengoperasian Timbangan Microbalance SARTORIUS	Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1

A. Menyalakan Timbangan

1. Kabel listrik timbangan disambungkan ke sumber listrik.
2. *Waterpass* pada timbangan dipastikan pada posisi yang benar (Posisi *Waterpass* : ●).
3. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan timbangan.
4. Ditunggu beberapa saat hingga timbangan stabil, layar pada timbangan menampilkan angka 0,000 mg.

B. Menimbang Sampel

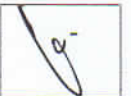
1. Timbangan dipastikan telah diuji kinerja harian (LU/UP-IKM 04).
2. Angka yang ditampilkan timbangan adalah 0,000 mg, jika belum maka dapat ditekan tombol **Tare**.
3. Pintu timbangan dibuka dengan menekan tombol **Open** pada keyboard timbangan.
4. Setiap menimbang ditunggu hingga angka yang ditampilkan pada layar timbangan stabil.
5. Hasil timbangan dicatat pada formulir penimbangan.

C. Mematikan Timbangan

1. Tombol **On/Off** ditekan lama hingga angka pada layar timbangan hilang.
2. Bagian dalam dan sekitar area timbangan dibersihkan dengan alkohol.
3. Timbangan dan peralatan yang digunakan dirapikan.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---