

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 03.7	Tgl : 30-09-2021
		Prosedur Pengoperasian Microbalance SARTORIUS MSA6.6S-000-DM	Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1

A. Menyalakan Timbangan

1. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan timbangan.
2. Timbangan dipastikan telah dilakukan pengendalian microbalance (LU/UP-IKM 04).
3. Waterpass pada timbangan dipastikan pada posisi yang benar (Posisi Waterpass : ●)
4. Ditunggu beberapa saat hingga layar pada timbangan menampilkan angka 0,000 mg.

B. Menimbang Sampel

1. Angka yang ditampilkan timbangan adalah 0,000 mg, jika belum maka dapat ditekan tombol **Tare**.
2. Pintu timbangan dibuka dengan menekan tombol **Open** pada sisi kanan dan kiri keyboard timbangan.
3. Setiap menimbang ditunggu hingga angka yang ditampilkan pada layar timbangan stabil (tidak berubah-ubah).

C. Mematikan Timbangan

1. Tombol **On/Off** ditekan hingga angka pada layar timbangan hilang.
2. Area timbangan dibersihkan dengan alkohol.
3. Timbangan dan peralatan yang digunakan dirapikan.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

