



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**INSTRUKSI KERJA
LU-IKA 07.1**

Prosedur Pengoperasian
Shaker STARFLEX

Tgl : 30-07-2021
Ed : 03
Rev : 02
Hal : 1 dari 1

A. Menyalakan Shaker

1. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan *Shaker* (Layar pada *Shaker* akan menyala).
2. Sampel yang telah disiapkan di dalam erlenmeyer/tabung panjang diletakkan pada shaker (penjepit *shaker* digunakan untuk mengagit agar erlenmeyer/tabung panjang berada pada posisi yang benar).

B. Menggunakan Shaker

1. Tombol pemutar kecepatan diputar hingga angka pada layar sesuai dengan yang diinginkan.
2. Tombol pemutar *timer/waktu* diputar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan proses.
3. Proses ditunggu hingga pemutar *timer/waktu* kembali pada posisi nol yang menandakan proses selesai.

C. Mematikan shaker

Tombol **On/Off** ditekan (layar akan mati).

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium

Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium

Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda