

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 07.2	Tgl : 13-10-2021 Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Shaker DLAB	

A. Menyalakan *Shaker*

1. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan *Shaker* (Layar pada *Shaker* akan menyala dan berkedip-kedip).
2. Sampel yang telah disiapkan di dalam erlenmeyer/tabung panjang diletakkan pada shaker (penjepit *shaker* digunakan untuk mengapit agar erlenmeyer/tabung panjang berada pada posisi yang benar).

B. Menggunakan *Shaker*

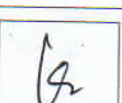
1. Tombol **speed** diputar untuk menentukan kecepatan putaran hingga *display* pada layar menunjukkan angka sesuai dengan yang diinginkan (100-350 rpm)
2. Tombol pemutar **Timer**/waktu diputar hingga *display* pada layar menunjukkan lamanya waktu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses pengocokan (min).
3. Tekan tombol pemutar **Time** untuk memulai proses *shake*/pengocokan (proses pengocokan ditandai dengan kedua *display* pada **Speed** dan **Time** yang tidak berkedip-kedip)
4. Proses ditunggu hingga *display* pada kedua pemutar (**Speed** dan **Time**) kembali pada posisi yang telah diatur sebelumnya (*display* pada kedua layar berkedip-kedip) dan terdengar bunyi yang menandakan proses *shake*/pengocokan selesai.

C. Mematikan *shaker*

Tombol **On/Off** ditekan (*display* pada layar *shaker* akan mati).

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---