

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 09.1	Tgl : 30-07-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian <i>Ultrasonic Elma Transsonic Digital S</i>	

1. Menyalakan Alat

Arus listrik *Ultrasonic* disambungkan pada sumber listrik.

2. Mengoperasikan Alat

- Sampel ditempatkan didalam beaker glass kemudian diletakkan diatas rak dan dimasukkan ke dalam bak penampungan.
- Isi bak penampungan dengan air sampai kira-kira sampel terendam air.
- Tombol **Power/Time** diputar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sampel untuk proses.
- Tombol **Ultrasound Power** disetting sesuai dengan proses sampel.
- Tombol **Heating** diputar sesuai dengan derajat panas yang dibutuhkan sampel untuk proses.
- Tombol **Degas** ditekan apabila sampel memerlukan *Degas*.
- Tekan tombol **Start** untuk memulai proses.
- Tunggu hingga proses selesai ditandai dengan *display* pada **Power/Time** menunjukkan angka 0.0.

3. Mematikan Alat

- Buka kran pembuangan air untuk membuang air sisa yang ada didalam bak penampungan *Ultrasonic*
- Arus listrik *Ultrasonic* dilepas dari sumber listrik

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda



Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN