

	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 13.2	Tgl : 15-10-2021 Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Lemari Pendingin NUAIRE	

A. Menyalakan Lemari Pendingin

1. Arus listrik Lemari Pendingin disambungkan pada sumber listrik
2. Tombol **On/Off** lemari pendingin ditekan untuk menyalakan lemari pendingin (layar pada lemari pendingin menyala)
3. Tombol **On/Off** baterai ditekan untuk menyalakan baterai lemari pendingin agar arus listrik ke dalam baterai lemari pendingin tetap tersupply.

B. Mengoperasikan Lemari Pendingin

1. Tombol **SET** ditekan untuk mengatur suhu/temperatur lemari pendingin hingga display angka pada layar lemari pendingin berkedip-kedip, kemudian tekan tombol ▲ hingga layar menunjukkan suhu yang diinginkan untuk penyimpanan sampel.
2. Tombol ►► ditekan sebagai pilihan untuk mengatur suhu pada kisaran angka untuk puluhan atau satuan pada suhu yang diinginkan.
3. Pintu luar lemari pendingin dibuka dengan menarik tuas *locking door* ke bawah
4. Pintu dalam lemari pendingin dibuka dengan menarik gagang PULL ke bawah ▼
5. Masukkan sampel yang akan disimpan/dikeluarkan dari lemari pendingin dalam wadah tertutup rapat dan berlabel, serta pastikan dalam keadaan rata/tidak miring.
6. Tutup pintu dalam lemari pendingin dengan mendorong kemudian menekan gagang PULL serta pintu luar lemari pendingin dengan mendorong dan menekan tuas locking ▼ door.
7. Tombol **Buzzer** ditekan untuk mematikan alarm apabila berbunyi akibat terlalu lama terbukanya pintu lemari pendingin setelah sampel dimasukkan/dikeluarkan dari lemari pendingin.

C. Mematikan Lemari Pendingin

1. Tombol **On/Off** baterai ditekan untuk mematikan baterai lemari pendingin.
2. Tombol **On/Off** lemari pendingin ditekan untuk mematikan lemari pendingin (layar pada lemari pendingin mati)
3. Arus listrik Lemari Pendingin dilepas dari sumber listrik

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

