

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 21.1	Tgl : 23-09-2021 Ed : 03
		Prosedur Pengoperasian VORTEX CORNING LSE™ 6776	Rev : 01 Hal : 1 dari 1

A. Menyalakan Vortex

Sambungkan **stop contact** ke sumber arus listrik.

B. Mengoperasikan Vortex

1. Tombol "**Speed**" digunakan untuk mengatur putaran kecepatan (rpm) yang ingin digunakan (0-3400 rpm).
2. Tombol **On** ditekan (apabila ingin menggunakan vortex dalam keadaan berputar secara terus-menerus/tanpa jeda) atau tekan tombol **Touch** (apabila ingin menggunakan vortex seperlunya/posisi *standby*) untuk mulai menggunakan vortex.

C. Mematikan Vortex

1. Tombol **Off** ditekan untuk memataikan vortex.
2. Lepaskan **stop contact** dari sumber arus listrik.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

