

	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 28	Tgl : 05-08-2021 Ed : 03 Rev : 00 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Conductivity meter Eutech Con 450	

A. Menyalakan Alat

1. Baterai dipastikan baterai terpasang pada alat.
2. Tombol **Power** ditekan.
3. Sebelum digunakan pastikan *Conductivity* meter dikalibrasi terlebih dahulu.

B. Mengoperasikan Alat

1. Cara Kalibrasi *Conductivity Meter*.
 - a. Siapkan larutan standar *conductivity* (84 μ S, 1413 μ S, 12,88 mS, atau 111,8 mS) gunakan salah satu saja sesuai rentang ukur yang akan di pakai.
 - b. Celupkan sensor ke dalam standar (misal : 1413 μ S) lalu tekan CAL. Tunggu hingga muncul angka hasil kalibrasi.
 - c. Ketika indikator ready muncul, tekan ENTER.
 - d. Catat hasil kalibrasi formulir LU-FRM 25 Pengukuran *Conductivity*.
 - e. Alat siap digunakan.
2. Cara Mengukur *Conductivity* Larutan
 - a. Siapkan larutan yang akan diukur *conductivity* nya.
 - b. Celupkan sensor kedalam larutan, kemudian tekan tombol *Meas*
 - c. Tunggu sampai nilai yang muncul stabil.
 - d. Catat pembacaan *conductivity* yang di peroleh pada formulir LU-FRM 25 Pengukuran *Conductivity*.

C. Mematikan Alat

1. Tombol **Power** ditekan.
2. Baterai dilepaskan.

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

MASTER
Pusat Laboratorium Narkotika BNN