

	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 06	Tgl : 30-07-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian OVEN MEMMERT	

A. Menyalakan Oven

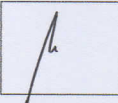
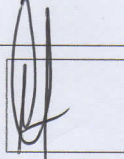
Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan oven (Layar pada oven akan menyala).

B. Setting Temperatur Oven

1. Tombol **Set** ditekan sambil memutar tombol **On/Off** hingga layar menunjukkan temperatur yang diinginkan.
2. Ditunggu hingga temperatur mencapai suhu *setting*.

C. Mematikan Oven

1. Tombol *setting* ditekan sambil memutar tombol **On/Off**. Temperatur diatur dibawah 50 °C untuk menurunkan temperatur aktual.
2. Setelah temperatur pada layar menunjukkan angka sesuai dengan temperatur *setting*, tombol **On/Off** ditekan (layar akan mati).

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN