

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 08.3	Tgl : 01-10-2021 Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian SENTRIFUGA HETTICH	

A. Menyalakan Sentrifuga

Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan *Sentrifuga* (Display pada layar *Sentrifuga* akan menyala).

B. Menggunakan Sentrifuga

1. Tombol pemutar kecepatan "**RPM/RCF 100**" (▲ dan ▼) ditekan dan diatur hingga *display* pada layar menunjukkan angka sesuai dengan yang diinginkan.
2. Tombol pemutar *timer/waktu* "**t**" (▲ dan ▼) ditekan dan diatur hingga *display* pada layar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan proses sentrifugasi.
3. Tutup sentrifuga dibuka dengan cara didorong (menggunakan kedua ibu jari) ke atas pada bagian depan tutup hingga terdengar bunyi "**klik**".
4. Sampel yang telah disiapkan di dalam tabung tertutup diletakkan di dalam wadah sentrifuga dengan posisi saling berhadapan (harus seimbang volume antara tabung yang saling berhadapan).
5. Tutup sentrifuga didorong (menggunakan kedua ibu jari) ke bawah pada bagian depan tutup hingga terdengar bunyi "**klak**" menandakan tutup sentrifuga tertutup.
6. Tekan tombol **START** untuk memulai proses sentrifugasi (saat sentrifugasi berlangsung, *display* pada layar akan berputar).
7. Proses sentrifugasi telah selesai ditandai dengan bunyi/*alert* (bunyi tidak akan terhenti jika sampel didalam sentrifuga **belum diambil** atau belum ditekan tombol **STOP**).

C. Mematikan Sentrifuga

- a. Tombol **On/Off** ditekan sehingga *display* pada layar sentrifuga mati (butuh beberapa detik sampai layar mati).

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

