

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 09.2	Tgl : 30-07-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian <i>Ultrasonic Elma S 40 H</i> <i>Elmasonic</i>	

A. Menyalakan Alat

Arus listrik *Ultrasonic* disambungkan pada sumber listrik.

B. Mengoperasikan Alat

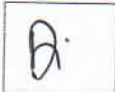
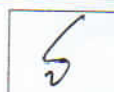
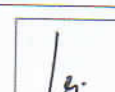
1. Sampel ditempatkan didalam beaker glass kemudian diletakkan diatas rak dan dimasukkan ke dalam bak penampungan.
2. Isi bak penampungan dengan air sampai kira-kira sampel terendam air.
3. Tombol penunjuk waktu diputar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan sampel untuk proses.
4. Tombol penunjuk panas diputar sesuai dengan derajat panas yang dibutuhkan sampel untuk proses.
5. Tombol **Degas** ditekan apabila sampel memerlukan *Degas*.
6. Tombol **Sweep** ditekan apabila sampel memerlukan *Sweep*.
7. Tekan tombol **On/Off** untuk memulai proses.
8. Tunggu hingga proses selesai ditandai dengan indicator lampu pada **On/Off** mati.

C. Mematikan Alat

1. Buka kran pembuangan air untuk membuang air sisa yang ada didalam bak penampungan *Ultrasonic*.
2. Arus listrik *Ultrasonic* dilepas dari sumber listrik.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN