

	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 10	Tgl : 03-08-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Hotplate dan Stirrer	

A. Menyalakan *Hotplate* dan *Stirrer*

Kabel listrik disambungkan ke sumber listrik.


B. Menggunakan *Hotplate* dan *Stirrer*

1. Sampel/alat yang akan digunakan diletakkan di atas plate (*Magnetic Stirrer* diletakkan didalam wadah/sampel jika akan menggunakan stirrer).
2. Tombol heat diputar untuk mengatur temperatur, sedangkan tombol stirrer diputar untuk mengatur kecepatan pengadukan. (gunakan termometer untuk mengukur temperatur agar sesuai dengan yang diinginkan).

C. Mematikan *Hotplate* dan *Stirrer*

1. Tombol Heat dan/atau Stir di putar kembali pada posisi nol.
2. Kabel listrik dilepas dari sumber listrik.

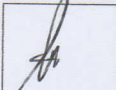

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN