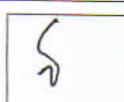
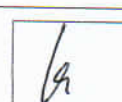


	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 11.1	Tgl : 03-08-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur pengoperasian <i>Lemari Asam</i>	

1. Tombol **On/Off Blower** dan Lampu ditekan untuk menyalakan *Blower* dan lampu lemari asam.
2. Pintu lemari asam dipastikan selalu dalam kondisi tertutup saat tidak digunakan dan terbuka sedikit saat digunakan.
3. Keran air dinyalakan saat membuang bekas sisa reagen analisa.
4. Tombol **On/Off Blower** dan Lampu ditekan untuk mematikan *Blower* dan lampu lemari asam.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---