

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 13.1	Tgl : 03-08-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Lemari Pendingin <i>Express</i> <i>Cool GR-313SVF</i>	

1. Menyalakan Alat

Arus listrik Lemari Pendingin disambungkan pada sumber listrik.

2. Mengoperasikan Alat

1. Pada pintu 1 dan 2 dari lemari pendingin, tombol pengatur suhu diputar pada angka dengan tingkat dingin yang sesuai untuk penyimpanan sampel.
2. Masukkan sampel ke dalam lemari pendingin.

3. Mematikan Alat

1. Tombol pengatur suhu diputar pada angka 0 hingga bunga es mencair .
2. Arus listrik Lemari Pendingin dilepas dari sumber listrik.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

