

	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 15	Tgl : 03-08-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Makroskopis <i>Carl Zeiss Axiovision</i>	

A. Menyalakan Makroskopis

1. Kabel listrik komputer dan badan makroskop disambungkan ke sumber listrik.
2. Tombol **On/Off** pada *Cold light Source* ditekan untuk menyalakan sumber cahaya (*Illumination*) pada badan mikroskop.

B. Mengoperasikan Makroskopis

1. Program AxioVision dibuka, pilih menu *live* untuk melihat gambar pada kamera di makroskop.
2. Tutup *aperture diaphragm* dibuka.
3. Sampel yang akan diidentifikasi diletakkan di plat.
4. Tombol pada *Cold light Source* diputar untuk mengatur pencahayaan dan belalai (*Goose Neck*) digunakan untuk memberikan cahaya ke sampel (dapat diatur ke segala arah/elastis).
5. *Foot pedal* diputar untuk mengatur pembesaran/*zoom* sampel.
6. *Focusing drive* diputar untuk mengatur focus sampel.
7. *Slider* (*slider* besi bulat) pada *intermediate phototube* ditarik untuk mendapatkan gambar pada layar komputer.
8. *Snap* pada program AxioVision diklik untuk mengambil gambar yang akan dipilih.
9. Layar *live* ditutup untuk melihat hasil gambar yang diambil, lalu simpan.

C. Mematikan Makroskopis

1. Program AxioVision diclose.
2. Tombol pada *Cold light Source* diputar kembali ke posisi nol.
3. Tombol **On/Off** pada *Cold light Source* ditekan untuk mematikan sumber cahaya (*Illumination*).
4. Tutup *aperture diaphragm* ditutup.
5. Kabel listrik komputer dan badan makroskop dilepas dari sumber listrik.


MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN


Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium

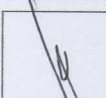

Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

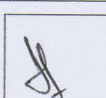

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN