

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 18.1	Tgl : 05-08-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Mikroskop <i>Carton</i>	

A. Menyalakan Alat

Arus listrik Mikroskop disambungkan pada sumber listrik.

B. Mengoperasikan Alat

1. Ambil sampel dan tempatkan diatas objek glass.
2. Sampel dipreparasi terlebih dahulu sesuai jenis sampel dan ditutup dengan *deck glass*.
3. Preparat diletakkan di atas plat kemudian dijepit dengan penjepit.
4. Tombol **On/Off** ditekan hingga lampu pada mikroskop menyala.
5. **Foot pedal** diputar untuk mengatur pembesaran/*zoom* sampel.
6. **Focusing drive** diputar untuk mengatur fokus sampel.
7. Foto sampel yang diamati.

C. Mematikan Alat

1. Tombol **On/Off** ditekan hingga lampu pada mikroskop mati.
2. Arus listrik Mikroskop dilepas dari sumber listrik.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda



Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN