

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 21.2	Tgl : 23-09-2021 Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Vortex Stuart	

A. Menyalakan Vortex

Sambungkan **stop contact** ke sumber arus listrik.

B. Mengoperasikan Vortex

1. Tombol "**Speed**" diputar untuk mengatur putaran kecepatan (rpm) yang ingin digunakan.
2. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan Vortex
3. Tombol **Mode:Touch** ditekan apabila ingin menggunakan vortex seperlunya/posisi *standby*
4. Tombol **Mode:Continuous** ditekan dan apabila ingin menggunakan vortex dalam keadaan berputar secara terus-menerus/tanpa jeda.

C. Mematikan Vortex

1. Tombol **On/Off** ditekan untuk memataikan vortex.
2. Lepaskan **stop contact** dari sumber arus listrik.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

