

|                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA<br/>BADAN NARKOTIKA NASIONAL</b> | <b>INSTRUKSI KERJA<br/>LU-IKA 22</b>                                               | Tgl : 23-09-2021<br>Ed : 03<br>Rev : 01<br>Hal : 1 dari 1 |
|                                                                                   |                                                                  | <b>Prosedur Pengoperasian<br/>Lemari Penyimpanan Reagen<br/>(Chemical Storage)</b> |                                                           |

#### A. Menyalakan Lemari Penyimpanan Reagen

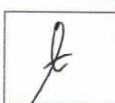
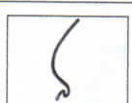
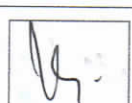
Arus listrik Lemari Penyimpanan Reagen dihubungkan ke sumber listrik.

#### B. Mengoperasikan Lemari Penyimpanan Reagen

1. Tombol **On/Off** "Power" ditekan untuk menyalakan lemari penyimpanan reagen (*Chemical Storage*) hingga layar pada *Chemical Storage* menyala.
2. Tombol (*touchscreen*)   pada layar *Chemical Storage* ditekan untuk mengatur kekuatan aliran udara yang mengalir didalam lemari penyimpanan hingga angka menunjukkan sesuai dengan yang diinginkan untuk penyimpanan reagen didalam *chemical storage* (tergantung dari jenis reagen yang disimpan didalam lemari penyimpanan).
3. Pastikan reagen tertutup dengan rapat sebelum ataupun sesudah keluar dari ruangan penyimpanan.
4. Pintu lemari penyimpanan reagen dipastikan selalu dalam kondisi tertutup setelah pengambilan reagen dan setelah penyimpanan reagen di dalam lemari penyimpanan.
5. Tombol **On/Off** "Power" ditekan untuk mematikan lemari penyimpanan reagen (layar *Chemical Storage* mati).

#### C. Mematikan Lemari Penyimpanan Reagen

Arus listrik Lemari Penyimpanan Reagen dilepaskan dari sumber listrik.

|                                           |                                                                                     |                                              |                                                                                     |                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuat oleh :<br>Operator<br>Laboratorium |  | Diperiksa oleh :<br>Analisis<br>Laboratorium |  | Disahkan oleh :<br>Penata Laboratorium<br>Narkotika Ahli Muda |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

**MASTER**

Pusat Laboratorium Narkotika BNN