

	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 27	Tgl : 29-09-2021 Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian WATER PURIFIER	

A. Menyalakan Water Purifier

1. Pastikan semua komponen alat terhubung dengan sumber listrik.
2. Nyalakan alat dengan menekan tombol power *on/off* di bagian samping alat.

B. Mengoperasikan Water Purifier

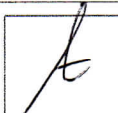
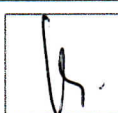
1. Buka aliran sumber air/kran air.
2. Nyalakan pompa filter dengan mencolokkan ke sumber listrik.
3. Tempat penampungan air hasil purifikasi akan terisi secara otomatis, apabila sudah penuh pompa filter akan mati secara otomatis.
4. Jika ingin mengambil air, Buka tutup selang aliran air tekan logo keran pada layar untuk membuka dan menutup aliran air hasil purifikasi.

C. Mematikan Water Purifier

1. Pastikan aliran air purifikasi sudah mati, pasang kembali tutup selang.
2. Tekan tombol power *on/off* dibagian samping alat.
3. Cabut semua colokan komponen dari sumber listrik.
4. Tutup kembali aliran sumber air/ kran air.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	--	---	---